

SR0560 GVPC 琼脂配套试剂使用说明书

用 途:

添加到 GVPC 琼脂基础(SR0560)中, 制成 GVPC 平板。

成 份:

SR0560 GVPC 选择性生长添加剂:

硫酸多粘菌素 B	8000IU
万古霉素	0.0001g
放线菌酮	0.008g
L-半胱氨酸盐酸盐	0.04g

(西林瓶开启示意图)



使用方法:

- 1、西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
- 2、试剂的使用方法: 取 1 支 GVPC 选择性添加剂(SR0560) (用 1ml 去离子水溶解) 添加于 100ml 已灭菌的冷却 50℃左右时 GVPC 琼脂基础 (SR0560) 中, 混匀倾注无菌平板, 制成 GVPC 平板。

贮 存: 2~8℃

规 格: 10 支/盒

有 效 期: 见标签

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com