细菌新型生化鉴定管使用说明

--071820 单核增生性李斯特氏菌生化鉴定盒(10种×10支)

一) 整套试剂及用品

鉴定生化反应的 10 种试剂 (表 1)、10 瓶 0.85%无菌生理盐水、1 瓶 1 McFarland 的浊度管、10 支一次性吸管。

二) 生化管的使用方法

开启西林瓶前,用 75%酒精棉消毒西林瓶表面,在无菌条件下,按铝盖上的箭头方向打开铝盖,撕开铝盖,打开西林瓶胶塞 (如图 1)。所有的西林瓶在使用后均高压灭菌后方可弃去。

三) 单核增生李斯特氏菌生化鉴定盒的详细使用方法

挑取选择性培养基上的可疑菌落接种木糖、鼠李糖发酵管 36 ± 1 ℃培养 24-48h,同时接种 TSA-YE 平板 30 ± 1 ℃培养 24-48h,纯培养物供染色镜检和生化试验.

染色镜检:将上述纯培养物做革兰氏染色并做湿片检查; 李斯特氏菌为革兰氏阳性小杆菌, 大小为 0.4~0.5μm×0.5~2.0μm; 用生理盐水制成菌悬液, 在油镜或相差显微镜下观察, 该菌出现轻微旋转或翻滚样的运动.

过氧化氢酶试验: 挑取TSA-YE平板上的菌落于洁净载玻片上,滴加 1 滴 3%的过氧化氢(H_2O_2)溶液,李斯特氏菌呈过氧化氢酶阳性反应。

将上述可疑菌新鲜菌苔置于已配备的无菌生理盐水中,与 1 McFarland的浊度管比浊,将菌悬液制备成 1 McFarland (约 3.0×10⁸cfu/mL),用吸管吸取 2 滴(约 0.06mL)菌悬液加入每种微量生化管内。 <u>将已接种的西林瓶再套上胶塞,一般采用全加塞(如图 2 左两瓶所示),</u> 特殊情况在下表注明采用半加塞(如图 2 右两瓶所示),直立于内托的凹槽内(如图 2),或放置于合适的瓶架中,于 35−37℃培养箱中培养,结果观察见表 1。

注意:如有特殊的接种方式、培养时间或培养方式,请详见每种生化鉴定管附带的使用说明。



图 1 西林瓶开启图

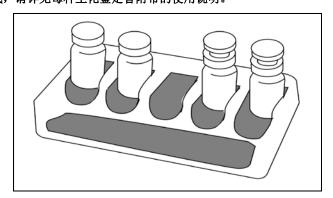


图 2 西林瓶放置培养图

表 1

产品名称	结果判定		松美叶间				
一一一一一一一一	阳性	阴性	培养时间	使用 奶奶			
葡萄糖、麦芽糖、甘露醇、 鼠李糖、木糖	黄色	紫色	24h—5d				
葡萄糖磷酸盐胨水(MR)	红色	不变色	96h	西林瓶半加塞(如图2右两瓶所示)培养后加 MR 试剂2-3滴,立即观察结果。			
葡萄糖磷酸盐胨水(VP)	红色	不变色	48h	西林瓶半加塞(如图2右两瓶所示)培养后依次加入8滴VP试剂甲液及4滴乙液,混匀,再培养10-20分钟观察结果。			
七叶苷	棕黑色	不变色	24h—5d				
SIM 培养基	扩散生长,成伞 状	无扩散生 长	25℃ 2—5d	用接种针挑取新鲜菌苔穿刺,竖立培育。			
过氧化氢酶试剂	产生气泡	无气泡	30 秒	滴加 2-3 滴过氧化氢酶试剂于洁净玻片中, 用接种环挑取新鲜培养物涂在过氧化氢酶 试剂中,观察气泡产生。			

备注: 本鉴定盒是按照环凯产品目录中的品种成份从左到右的顺序摆放。

四) 单核细胞增生李斯特氏菌的主要生化特性及有关菌的区别见表 2。(只供参考)

表 2 单核细胞增生李斯特氏菌生化性状与有关菌的区别

菌种	溶血反应	动力试验	葡萄糖	麦芽糖	MR-VP	甘露醇	鼠李糖	木糖	七叶苷
单核细胞增生李斯特氏菌 L. monocytogenes	+	+	+	+	+/+	_	+	_	+
格氏李斯特氏菌 L. grayi	1	+	+	+	+/+	+	_	_	+
斯氏李斯特氏菌 L. seeligeri	+	+	+	+	+/+	_	_	+	+
威氏李斯特氏菌 L.welshimeri	1	+	+	+	+/+		V	+	+
伊氏李斯特氏菌 L. ivanovii	+	+	+	+	+/+		ı	+	+
英诺克李斯特氏菌 L. innocua	_	+	+	+	+/+	_	V	_	+

注: "+" 阳性; "-" 阴性; "V" 反应不定

地址:广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663 传真: 020-32079835

销售热线: 020-32078333-8610 技术热线: 020-32078333 转 8877 (分机)

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com